


Acquisition en mode Events with Entry

Ce mode permet d'entrer au clavier les valeurs d'une grandeur (un **volume** versé par ex) à laquelle un capteur fera correspondre la mesure d'une autre grandeur comme le **pH** ou la **conductivité** par exemple

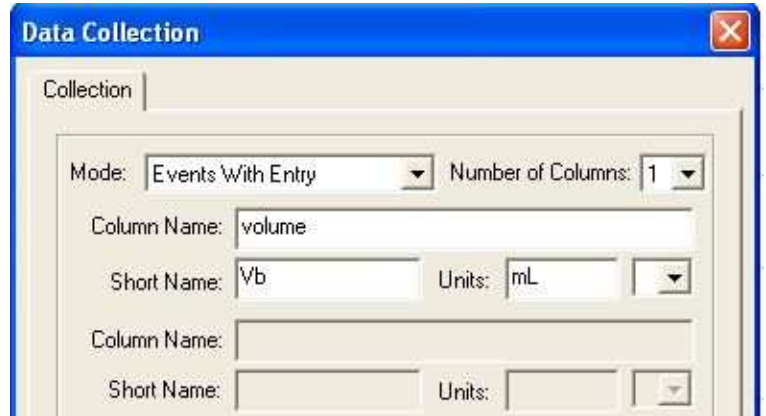

Pour faire l'acquisition : >bouton **Collect** puis **Keep** qui fait apparaître un fenêtre demandant la valeur à entrer ; le capteur « inscrit sa mesure »dans le tableau . De nouveau on fait **Keep** ce qui fait apparaître une nouvelle fenêtre à rempliretc..... à la fin de l'acquisition , faire **stop**.